

QUANTOFIX® Nitrite 3000

fr

Contenu :

1 boîte en aluminium avec 100 languettes test

Domaine de mesure :

0,1–3 g/L NO_2^-

Echelons :

0 · 0,1 · 0,3 · 0,6 · 1 · 2 · 3 g/L NO_2^-

Remarques générales :

Prélever seulement le nombre de languettes test nécessaires. Refermer la boîte immédiatement après. Eviter de toucher la zone de test.

Mode d'emploi :

1. Immerger la languette test pendant 1 s dans l'échantillon (pH 2 à 12).
2. Éliminer l'excédent de liquide en secouant la languette.
3. Attendre 60 s.
4. Comparer la couleur de la zone de test avec l'échelle colorimétrique. En présence d'ions nitrite, le papier réactif prend une teinte orange tirant plus ou moins vers le rouge.

Interférences :

Le pH des solutions fortement acides doit être amené à environ 4 à 6 par une lessive de soude diluée et celui des solutions fortement alcalines par de l'acide sulfurique dilué.

Les ions suivants perturbent seulement s'ils sont fortement concentrés :





> 1000 mg/L Ag^+ , Al^{3+} , Ba^{2+} , Be^{2+} , Ca^{2+} , Cd^{2+} , Co^{2+} , Cr^{3+} , Cu^{2+} , Hg^{+2} , K^+ , Mg^{2+} , Mn^{2+} , NH_4^+ , Na^+ , Ni^{2+} , Pb^{2+} , Sr^{2+} , Ti^+ , Zn^{2+} , acétate, citrate, oxalate, tartrate, EDTA, Br^- , CO_3^{2-} , Cl^- , ClO_3^- , ClO_4^- , NO_3^- , PO_4^{3-} , SO_3^{2-} , SO_4^{2-} , $\text{S}_2\text{O}_5^{2-}$, SeO_3^{2-} , > 500 mg/L Bi^{3+} , $\text{Fe}^{2+/3+}$, CN^- , CrO_4^{2-} , F^- , MnO_4^- , $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$, > 100 mg/L As^{3+} , Li^+ , Sn^{2+} , ascorbate, S_2^- , SCN^- , $\text{S}_2\text{O}_4^{2-}$.

Élimination :

Les languettes tests peuvent être mélangées aux ordures ménagères ordinaires.





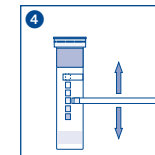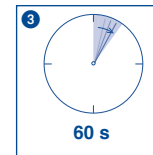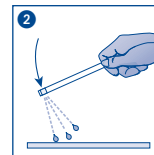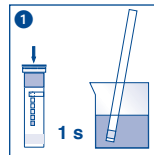




Conservation et stabilité :

Ne pas exposer les languettes test à la lumière du soleil ni à l'humidité. Conserver la boîte dans un endroit frais et sec (température de stockage maximale : +30 °C). Dans la mesure où les consignes énoncées sont respectées, les languettes test se conservent jusqu'à la date de péremption imprimée sur l'emballage.



atlantic labo
l'alternative...
Réactifs - Matériels - Consommables pour laboratoires

22 rue de l'Hermite 33520 BRUGES
Tél. +33 (0) 5 56 16 20 16 - Fax. +33 (0) 5 56 57 68 07
contact@atlanticlabo-ics.fr www.atlanticlabo-ics.fr

 REF	Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu	 LOT	Chargencode / Batch identification / Número de lot / Código de lote / Produktionummer / Codice del lotto / Numer partii
	Achtung! / Warning! / Attention! / ¡Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!		Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia
	Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Limites de temperatura / Temperatuurbegrenzing / Limite de temperatura / Ograniczenie temperatury		Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantener asciutto / Przechowywać w suchym miejscu
	Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Observense las instrucciones de uso / Lees de bijsluiter / Consultare le istruzioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia		Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpak- king gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
	Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuito sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>		